



Программа для обработки результатов
секвенирования нуклеотидных
последовательностей
(ДЕОНА)

Инструкция по установке

Текущая версия: 1.2.3

1. Подготовка к работе

1.1. Состав комплекта программного обеспечения «ДЕОНА»

В комплект программного обеспечения «ДЕОНА» входят:

- инсталляционный носитель информации¹, включающий в себя:
 - лицензионное ПО «ДЕОНА»;
 - инструкцию по установке (в формате PDF);
 - руководство пользователя (в формате PDF);
- инструкция по установке в печатном виде;
- настоящее руководство в печатном виде.

Не входят в базовую комплектацию, и предоставляются по запросу²

- USB-ключ (1 ключ на 1 рабочее место пользователя);
- лицензии в печатном виде, включающие в себя 20-значный активационный номер (по 1 активационному номеру на 1 ключевую позицию, разрешающую использование одного или нескольких профилей или модулей «ДЕОНА»);

1.2. Порядок установки программы и данных

1.2.1. Перед началом работы необходимо запустить установочную программу Autorun.exe с CD-диска (если она не запускается автоматически) (Рисунок 1). Для установки программы Ваша учетная запись должна обладать правами администратора (при установке с Windows 7 убедитесь, что запуск установочной программы произведен от имени Администратора).

1.2.2. При необходимости установки программы чтения PDF-документов выберите любую программу из пункта 1 и установите её, нажав кнопку «Старт».

Для прочтения инструкции по установке или полного руководства пользователя в электронном варианте, выберите п.2 или п.4.

Для инсталляции программы «ДЕОНА» выберите п.3.

¹ Инсталляционный носитель информации – дистрибутив в фирменной упаковке. В качестве носителя информации могут быть: компакт-диск, USB-устройство или другой носитель в зависимости от поставляемой комплектации.

² При первом приобретении ПО, в дальнейшем – по истечении срока годности для USB-ключа, для пополнения числа доступных сборок – для лицензии

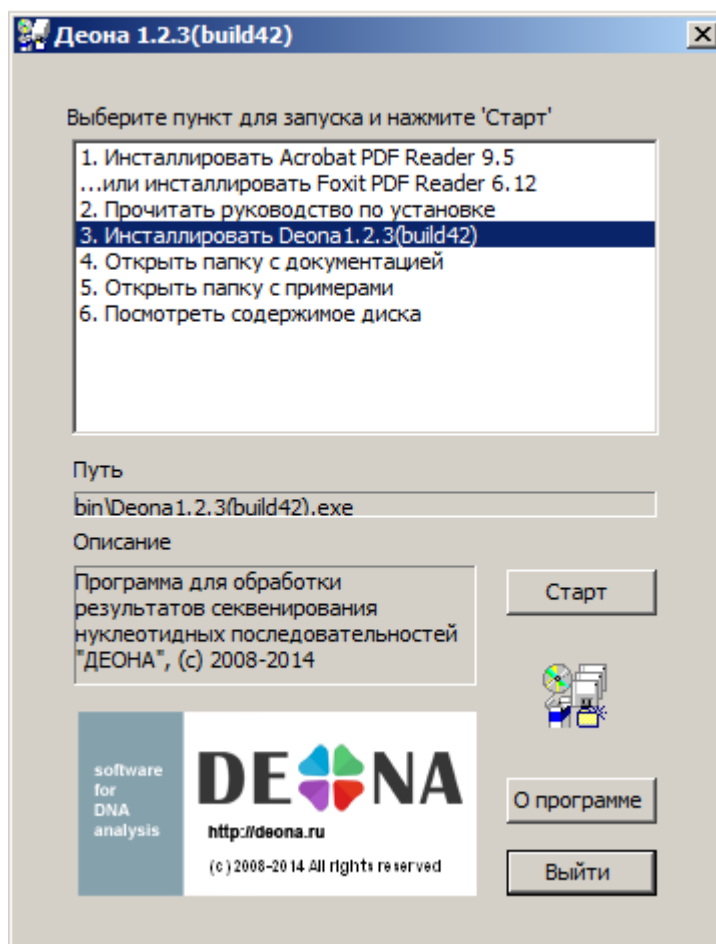


Рисунок 1. Запуск установочного диска³.

1.2.3. После запуска программы установки ДЕОНА необходимо выбрать язык интерфейса (Рисунок 2).

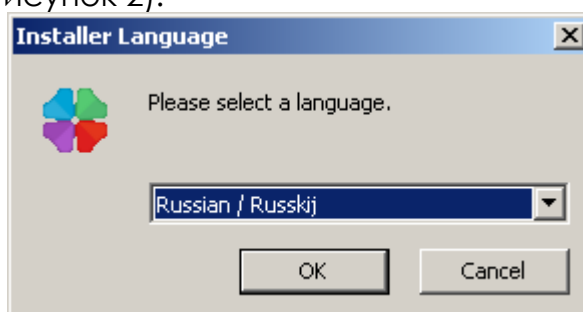


Рисунок 2. Выбор языка.

Выберите вариант русифицированной версии установки программы (Russian).

1.2.4. После принятия лицензионного соглашения программы выберите основные (Рисунок 3) и дополнительные (Рисунок 4) компоненты для установки.

³ Здесь и далее - версия на диске может быть более новая, чем приведено на рисунке в качестве примера

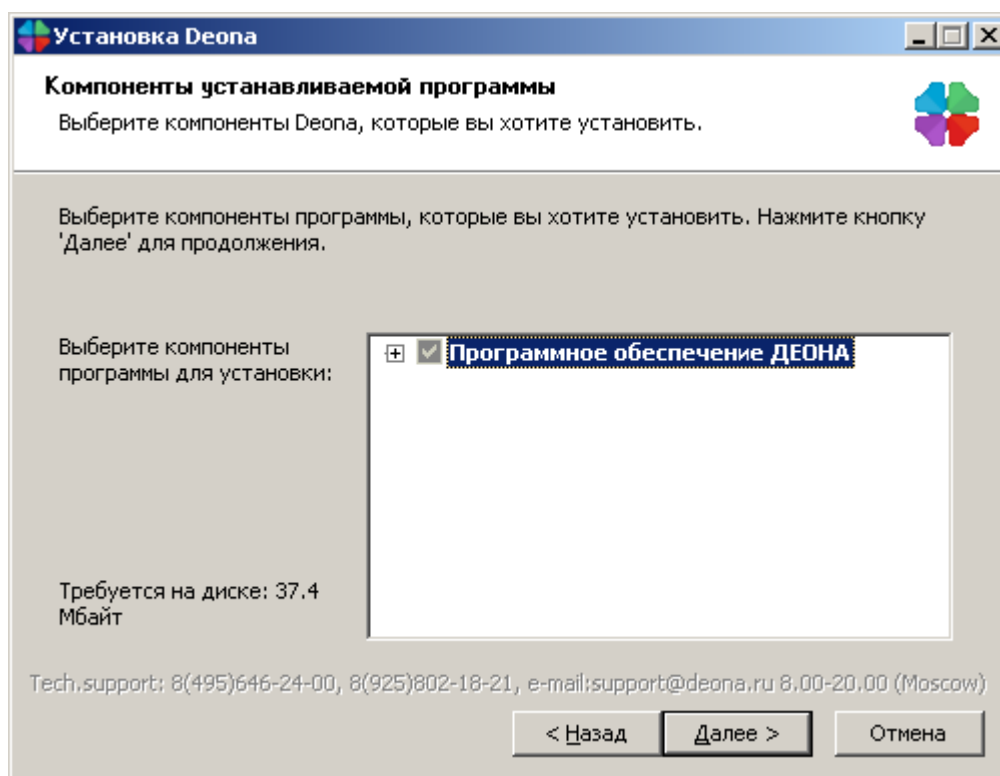


Рисунок 3. Выбор основных компонент.

При установке базовой комплектации должны быть установлены следующие компоненты (Рисунок 4):

- Модуль для секвенатора Applied Biosystems (для работы с данными секвенаторов торговой марки Applied Biosystems™);
- Профиль или Профили, необходимые для работы.

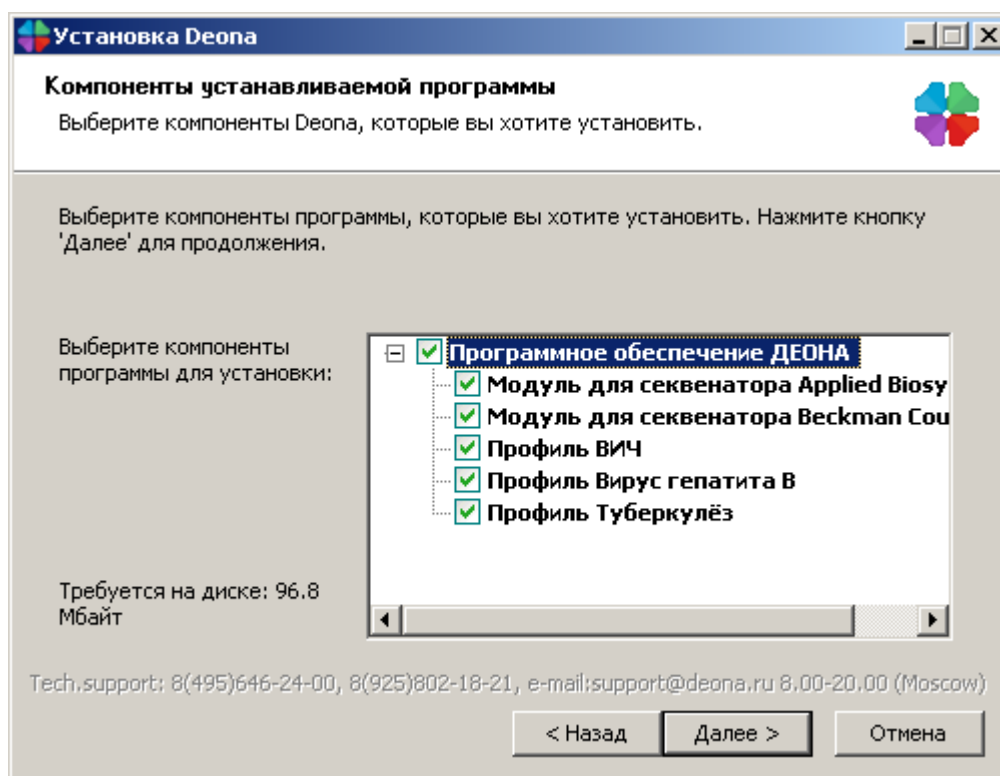


Рисунок 4. Выбор дополнительных компонент.

1.2.5. Выберите путь для установки (Рисунок 5):

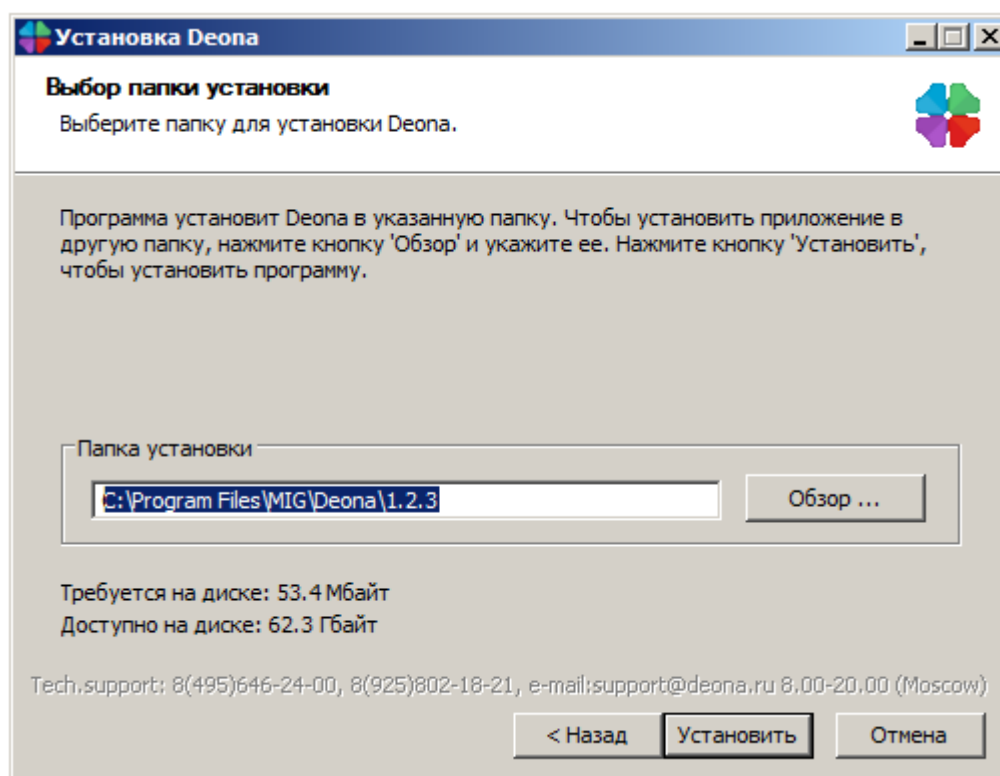


Рисунок 5. Выбор пути установки ПО «ДЕОНА».

1.2.6. Дождитесь окончания инсталляции (Рисунок 6). По завершении процесса установки нажмите кнопку «Закреть».

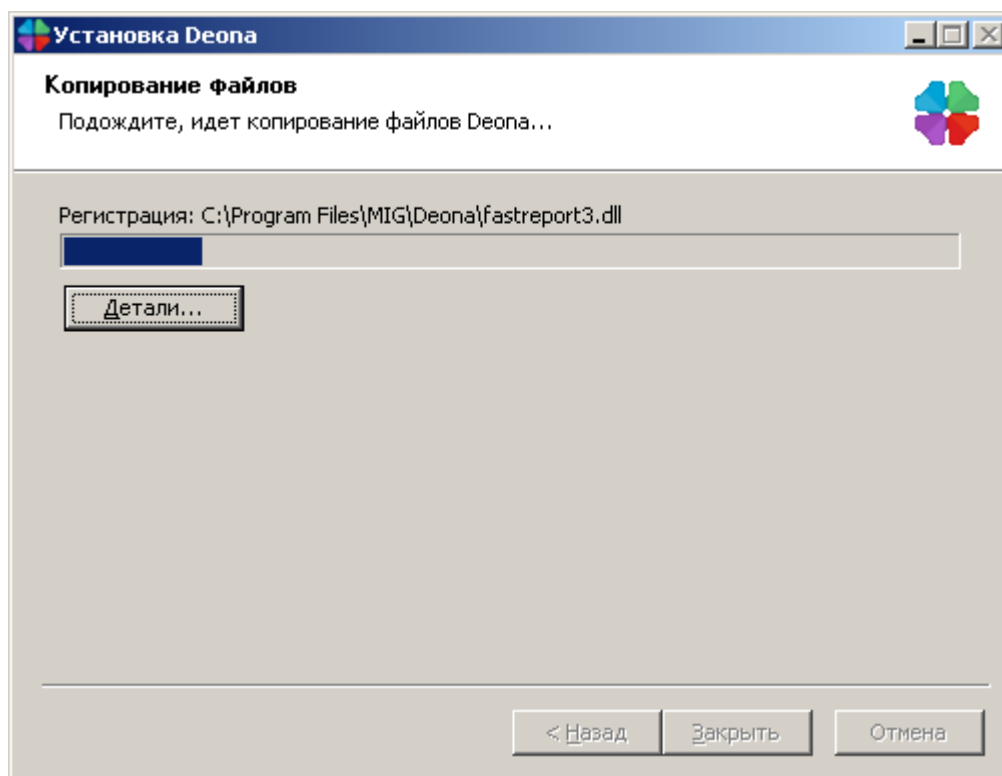


Рисунок 6. Процесс установки.

2. Начало работы

2.1. Регистрация лицензии

2.1.1. вставьте USB-ключ в свободный USB-разъем. Подождите некоторое время (обычно не более 1 минуты), пока Windows не опознает USB-ключ (в правом нижнем углу появится информационное сообщение «Найдено новое оборудование. Новое оборудование установлено и готово к использованию»).

2.1.2. Запустите программу из меню «Пуск»/Программы/Deona.

2.1.3. Введите серийный номер, который указан на USB-ключе.

2.1.4. Нажмите кнопку «Зарегистрировать ключ» (Рисунок 7).

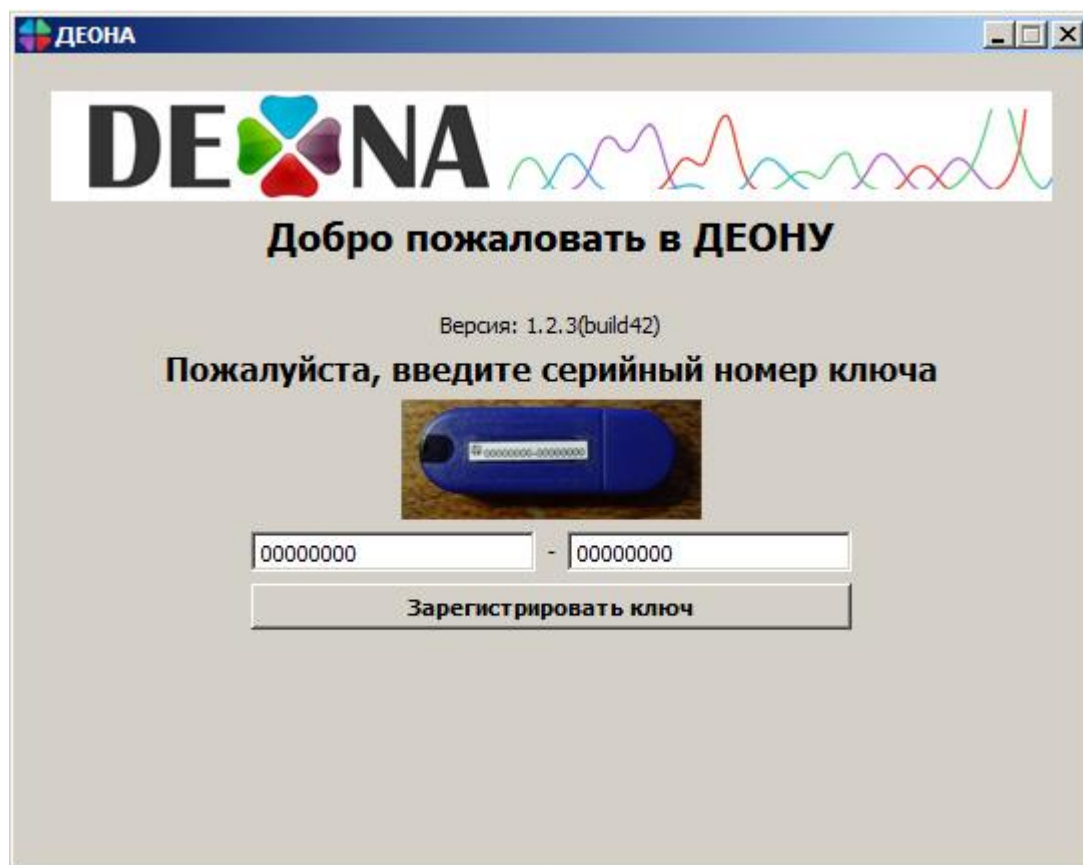


Рисунок 7. Регистрация ключа⁴

2.1.5. После успешной регистрации USB-ключа вы увидите срок действия ключа и названия разрешенных групп ключевых позиций в левом нижнем углу. Для ВИЧ должна быть доступна группа «+ВИЧ», разрешающая использование профилей ВИЧ, для вируса гепатита В – «+Гепатит В», для туберкулеза – «+Туберкулез» соответственно.

⁴ Серийный номер должен быть указан на Вашем ключе

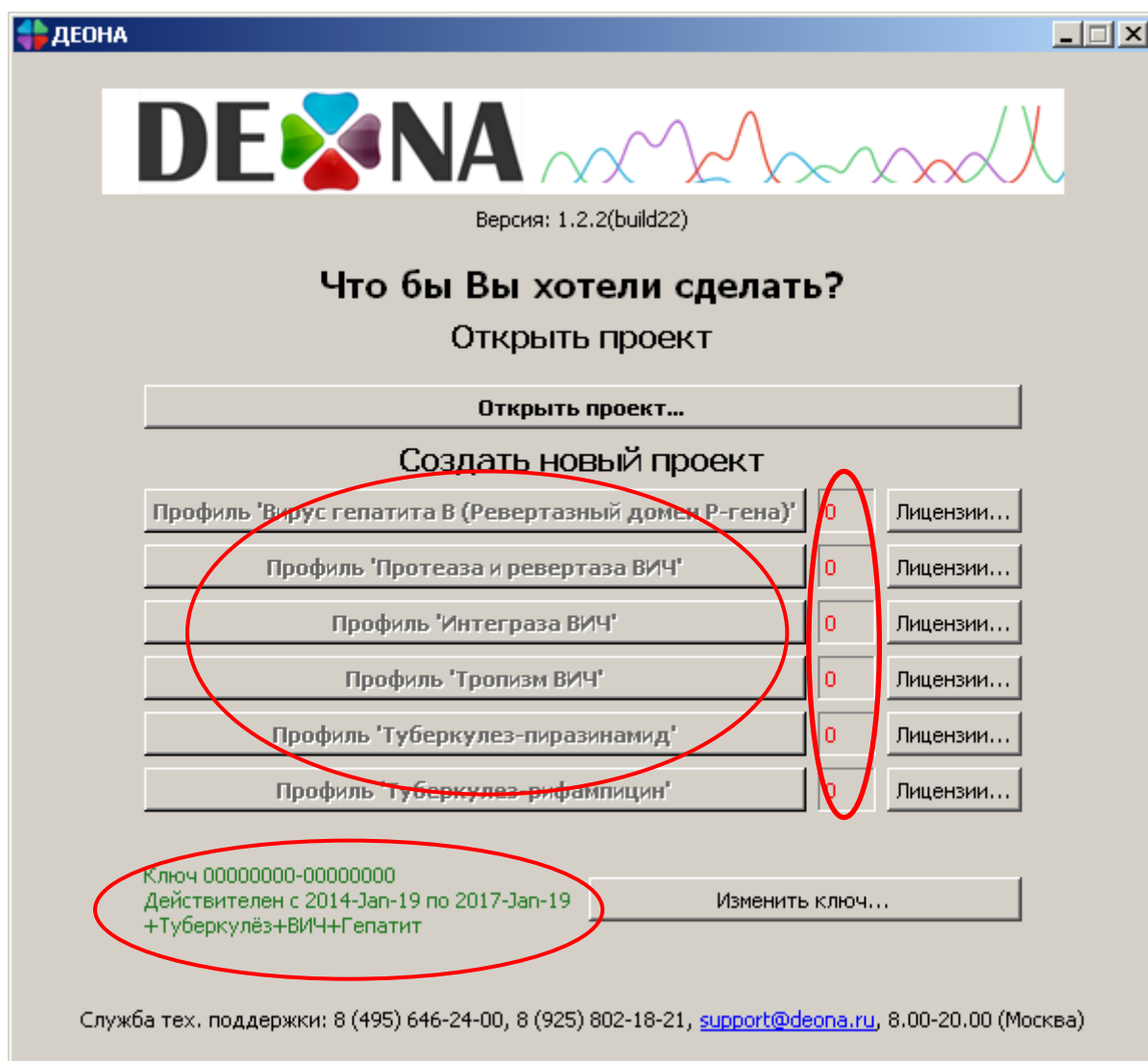


Рисунок 8. Окно запуска ПО «ДЕОНА» после успешной регистрации ключа и активации лицензий⁵.

Изменить номер ключа на новый можно при помощи кнопки «Изменить ключ» (Рисунок 8). Также на рисунке указаны доступные профили и число доступных сборок проектов напротив каждого из них.

2.1.6. Нажмите кнопку «Лицензии...» напротив соответствующего профиля для пополнения числа доступных сборок.

⁵ Параметры используемого Вами USB-ключа и набор доступных для работы профилей могут отличаться от приведенного на рисунке в качестве примера

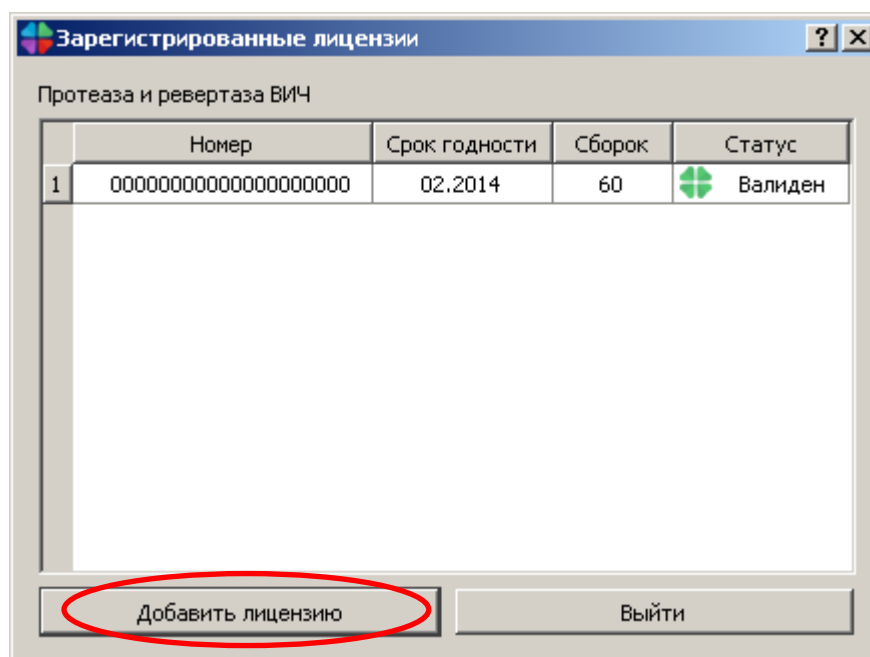


Рисунок 9. Регистрация лицензии по билету.

2.1.7. В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить лицензию» (Рисунок 9). Вверху будет отображена ключевая позиция, на которую выписана лицензия. Ключевая позиция отвечает за активацию одного или нескольких компонентов (профилей или модулей).

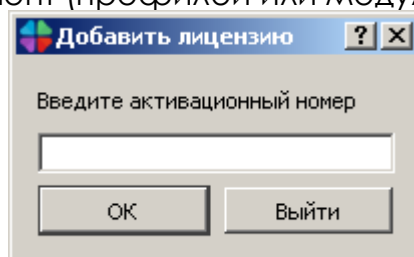


Рисунок 10. Окно ввода активационного номера.

2.1.8. Воспользуйтесь лицензией (Рисунок 11) и введите активационный номер (Рисунок 10).

ЛИЦЕНЗИЯ

Позиция: ВИЧ (протеаза ревертаза)
№: 0001
Срок действия: 02.2014
Количество сборок: 60
Активационный номер: 00000000000000000000

<http://deona.ru>
тел. тех. поддержки:
+7(495)646-24-00


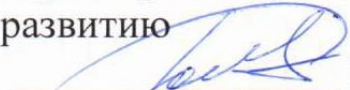


Рисунок 11. Пример лицензии.

При успешном вводе, число доступных сборок увеличится на число, указанное в лицензии. Если регистрация прошла успешно, можно начинать работу.

3. Гарантия и техническая поддержка

Предоставляемые гарантии, срок работы ПО «ДЕОНА» и другие ограничения указаны в лицензионном соглашении и лицензии. Техническая поддержка доступна с 10:00 до 18:00 по рабочим дням для всех вопросов пользователей по телефонам: +7(495)646-24-00 или по e-mail: support@deona.ru. Юридический и фактический адрес АО «РМБит» 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56, стр. 44, 6 этаж, офис 601. Дополнительная информация доступна по адресу: <http://deona.ru>.

Ответственный исполнитель:
Заместитель генерального
директора по организационному
развитию

Романов А.Ю.
« 23 » мая 2017

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «РМБит»
Дементьев И.Ю.

« 23 » мая 2017

