

Инструкция к RNaseClean Soft

RNaseClean Soft – средство для деконтаминации рабочих поверхностей и оборудования от РНКаз. Для металлических, пластиковых и других рабочих поверхностей. Использовать в строгом соответствии с инструкцией.

Применение для деконтаминации рабочих поверхностей и оборудования:

1. При первом применении разблокируйте триггер, нажав на боковую круглую кнопку триггера. Схема конструкции флакона представлена на рис. 1.
2. Перемешайте раствор переворачиванием флакона.
3. Распылите содержимое флакона на целевую поверхность.
4. Подождите 1-5 минут.
5. Протрите обработанную поверхность безворсовой салфеткой.
6. Проведите очистку обработанной поверхности водой, свободной от РНКаз.

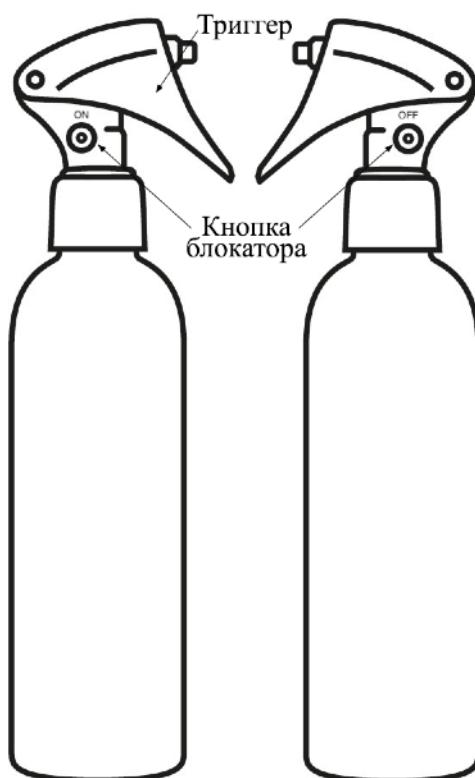


Рис. 1 - Устройство флаконов RNaseClean Soft.
ON/OFF - разблокировка и блокировка триггера

Меры предосторожности

При работе с набором используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания.

При попадании реагента на кожу - промойте водой с мылом.

При проглатывании - тщательно прополощите рот проточной водой.

Не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу.

При вдыхании - в случае плохого самочувствия обратитесь к врачу.

При попадании в глаза - тщательно промойте их в течение нескольких минут чистой проточной водой. При использовании и возможности - снимите контактные линзы и продолжайте промывание. Обратитесь к врачу.

Условия хранения и срок годности

Хранить при комнатной температуре.

Срок годности: 12 месяцев с даты производства.

Не замораживать. Не подвергать воздействию высоких температур.

Не вскрывать флакон во избежание попадания в реагент чужеродных агентов.

Изготовитель

ООО «Биомедицинские инновации»,

Россия, 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 183, литер Г, комната 35

+7(863)256-77-90

www.bioinn.ru